



GÖZ SOLÜSYONU KULLANMA TALİMATI

Doküman No	SHB.TL.05
Yayın Tarihi	27.03.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	--
Sayfa No	1/1

1. AMAÇ : Göz Solüsyonu kullanımını tanımlamak

2. KAPSAM : Fakültemizde kullanılan göz solüsyonunu kapsar.

3. TANIMLAR :

PH NEUTRAL 200 ML GÖZ DUŞU SOLÜSYONU: Kimyasal sıçramalara karşı gözün kimyasal yanmasını durdurmak amaçlı ilk yardım solüsyonudur.

GÖZ DUŞU SOLÜSYONU 500 ML GÖZ SOLÜSYONU: (nacl 0,9 %) Basit yabancı cisimlere (toz, kir, çapak, yağ, benzin ve solvent) karşı gözün doğal koruma fonksiyonunu harekete geçirerek gözün temizlenmesini sağlayan ilk yardım solüsyonudur.

4. SORUMLULAR: Göz duşu kullanan personel ve öğrencileri kapsar.

5. FALİYET AKIŞI:

• Göz haznesinin üzerindeki ok yönlerine doğru göz duşu şişesinin göz haznesi çevrilerek açılır ve göz duşu solüsyonu kullanıma hazır hale gelir.

• Baş ve işaret parmağınızla göz duşu solüsyonu şişesinin üzerindeki göz haznesini sıkın bu şekilde göz haznesini gözünüzün etrafına gelecek şekilde çok bastırmadan bırakın, bu işlem göz kapağını açılmasını sağladığı gibi gözün kırılmasını engelleyecektir. Bu sayede daha etkin bir göz temizliği sağlanacaktır.

• Göz duşu solüsyonu şişesini yavaşça sıkmaya başlayın solüsyon, şişenin göz haznesine dolacak ve haznedeki boşluklardan kendisi dışarı akacaktır.

• Göz duşu solüsyonu süresi 2 dakikadır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

SHB.FR.03 Göz Duşu Solüsyonu Teslim Tutanağı

SHB.FR.05 Göz Solüsyonu Kullanma Tutanağı

Hazırlayan
Bölüm Sorumlusu

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Temsilcisi

Onaylayan
Başhekim